

## 产品说明书 Product Manual

### 【产品名称】

通用名称：庆大霉素（哥伦比亚琼脂琼脂配套试剂）

英文名称：Gentamycin Sulfate (Additives for Columbia Agar)

### 【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
SR0160	冻干试剂	10支/盒

### 【产品用途】

每支添加于 100mL (024064) 哥伦比亚琼脂培养基中用于药品梭菌检测。

### 【配方成分】

配方（每支）	含量
硫酸庆大霉素	3.3mg

### 【使用方法】

- 西林瓶的打开方法：本西林瓶在铝盖上有箭头的标志，开启西林瓶前，用 75%酒精棉消毒西林瓶表面，在无菌条件下，按铝盖上的箭头方向打开铝盖，撕开铝盖，打开西林瓶胶塞。
- 试剂的使用方法：每支加入 1mL 无菌生理盐水，使试剂完全溶解，再每支添加于 100mL 哥伦比亚琼脂培养基中用于药品梭菌检测。

### 【储存条件与保质期】

2-8℃保存，有效期两年。

### 【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

### 【执行标准】

Q/HK 0709 微生物检测配套试剂

### 【说明版本】

2019年5月14日