

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称：MRS 培养基（莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐改良 MRS 培养基基础）

英文名称：MRS Medium(Li-Mupirocin and Cysteine Hydrochloride Modified MRS Medium Base)

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格
027315	干粉	250g/瓶

【产品用途】

用于乳酸菌的分离、计数和培养。

【检验原理】

蛋白胨、牛肉膏粉、酵母膏粉提供氮源、维生素、生长因子;葡萄糖为可发酵糖类;磷酸氢二钾为酸碱缓冲剂;柠檬酸三铵、硫酸镁、硫酸锰、吐温-80 和乙酸钠为培养各种乳酸菌提供生长因子，其成分还能抑制某些杂菌;琼脂是培养基的凝固剂。

【配方成分】

配方（每升）	含量
蛋白胨	10.0g
牛肉膏粉	5.0g
酵母膏粉	4.0g
葡萄糖	20.0g
吐温-80	1.0mL
磷酸氢二钾	2.0g
乙酸钠	5.0g
柠檬酸三铵	2.0g
硫酸镁（ $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ ）	0.2g
硫酸锰（ $MnSO_4 \cdot 4H_2O$ ）	0.05g
琼脂	15.0g
最终 pH 6.2 ± 0.2	

【使用方法】

称取本品 64.3g，加入蒸馏水或去离子水 1 L，搅拌加热煮沸至完全溶解，121℃高压灭菌 15min。如需配置莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐改良 MRS 培养基，待培养基冷却至 45℃，每 100mLMRS 培养基添加配套试剂 SR0370 莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐配套试剂各 1 支，混合均匀。倾注无菌平皿，备用。

【质量控制】

1、下列质控菌株接种于 MRS 培养基上，在 35 ~ 37℃培养 48±2h，观察结果如下表：

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	德氏乳杆菌保加利亚亚种 CICC6032	PR≥0.7	扁平，边缘不整齐,无色不透明
	嗜热链球菌 IFFI6038		圆形凸起,菌落偏小，边缘整齐,无色不透明
	婴儿双歧杆菌 CICC6069(厌氧培养)		圆形，中等大小，边缘整齐，瓷白色

2、下列质控菌株接种于莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐改良 MRS 培养基上, 在 35~37°C 培养 48±2h, 观察结果如下表:

指标	质控菌株及编号	标准值	特征性反应
生长率	婴儿双歧杆菌 CICC6069(厌氧培养)	PR≥0.7	圆形凸起,边缘整齐,无色不透明
选择性	德氏乳杆菌保加利亚亚种 CICC6032	G≤1	-
	嗜热链球菌 IFFI6038	G≤1	-

【储存条件与保质期】

贮存于避光、干燥处, 用后立即旋紧瓶盖; 贮存期三年。

【注意事项】

- 1、称量时注意粉尘, 佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
- 2、干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖, 避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。未开封产品保质期三年。开封后根据存放条件的不同保质时间存在一定的差异。
- 3、质检报告可以登录环凯网站 <http://www.huankai.com>, 打开“质检报告”页面, 输入产品批号下载。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121°C 下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HKSJ 03-2011 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

【说明版本】

2019 年 11 月 24 日

【参考文献】

GB 4789.35-2016 中华人民共和国国家标准 食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验标准 乳酸菌检验